


Microscopio Digitale LCD

Codice 4039038

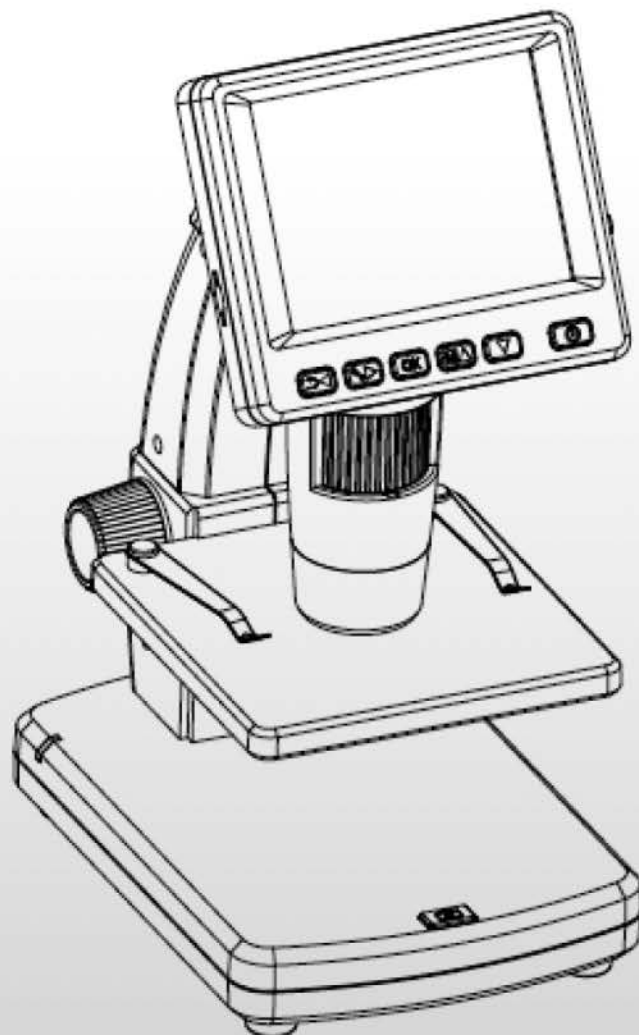

User's
Manual



Microscopio Digitale Portatile Codice 4039038

1




APERTURA DELLA CONFEZIONE

Oggetti:

- 1x Microscopio Digitale LCD
- 1x Guida Rapida
- 1x Adattatore
- 1x Cavo USB
- 1x Cavo AV
- 1x Panno x pulizia

2

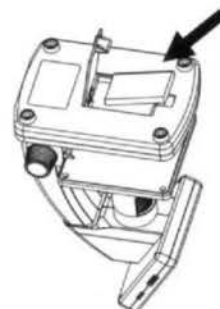

INSTALLAZIONE BATTERIA


1. Aprire lo sportello vano batteria
2. Inserire la batteria al litio nel vano posizionando correttamente le polarità

3



INSERIMENTO MEMORIA ESTERNA (non inclusa)
Inserire la MicroSD nell'apposito slot, spingere delicatamente fino al blocco automatico della stessa

4

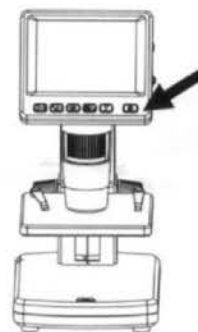

TASTO DI ACCENSIONE

ACCENSIONE MICROSCOPIO
Premere il tasto di accensione

5



TAVOLA PORTAPEZZO

Posizionare il pezzo sulla tavola per visionarlo

6




MANOPOLA A

Ruotare la manopola A per avvicinare il pezzo al microscopio



Microscopio Digitale Portatile Codice 4039038



Ruotare la ghiera B per mettere a fuoco l'immagine

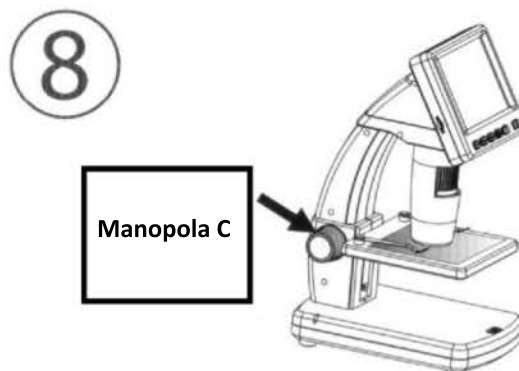


Ruotare la manopola C in senso orario per bloccare la tavola

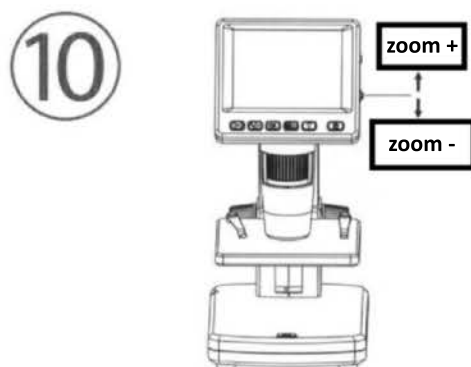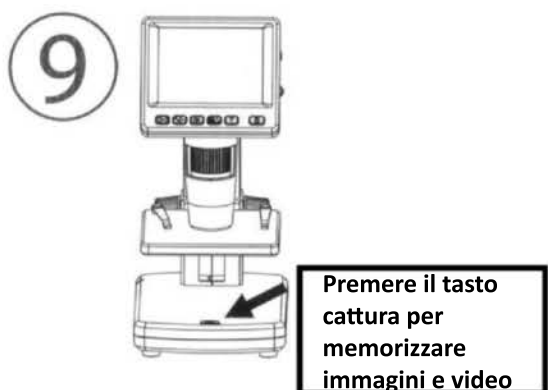

Ruotare la ghiera verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire l'ingrandimento.



CONNESSIONE A PC
Collegare il microscopio al PC tramite il cavo USB e scegliere tra le due opzioni:
1. Archivio di massa
2. Anteprima

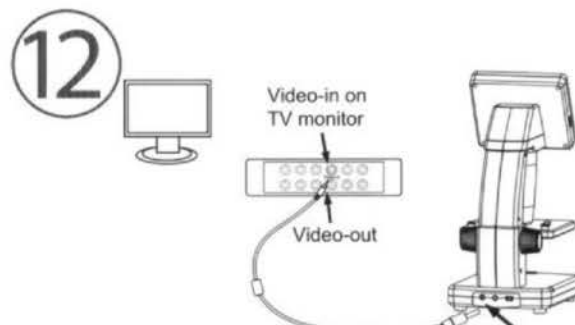

CONNESSIONE TV
1. Inserire il connettore da 1/8 di pollice nella parte posteriore del microscopio nell'apposita porta
2. Inserire il connettore RCA nella porta gialla del TV o del monitor